

# Handleiding voor monsterafname

## Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

## Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

### Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapie-advies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzender-etiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapie-advies. NB: Aan particulieren worden nooit therapie-adviezen verstrekt.

### Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website [www.medivere.nl](http://www.medivere.nl) en klik op het tabblad ‚uitslag opvragen‘. Onder „Uitslag opvragen“ vult u het serie- en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie- en het codenummer treft u aan op de binnen- of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

### Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **088-0075777** of mail naar [info@medivere.nl](mailto:info@medivere.nl). Houd het serie- en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen- of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz  
Vertengwoordigd door:  
Yours Healthcare  
Borculo*

*Telefoon: +31-(0)88-0075777  
of  
info@medivere.nl*

# Handleiding voor de monsterafname

## Drinkwateranalyse

**Vooraf:** Lees eerst de handleiding **helemaal** door voordat u aan de uitvoering van de test begint

*Deze handleiding geldt voor de volgende tests:*

- Drinkwateranalyse zuigelingen en baby's Maxi
- Drinkwateranalyse zuigelingen en baby's Premium

### Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Garantiefomulier
- 2 Monsterbuisjes
- 1 Verzendenvelop

### Test-voorbereiding

Neem de monsterbuisjes uit de verpakking en leg ze klaar voor de monsterafname.

Denkt u eraan dat u het monsterbegeleidingsformulier volledig invult (naam, adres en datum en ook de plek van de monsternaam).

Het onderzoek van het water moet worden gedaan via de kraan van uw huis waar u normaal gesproken het drinkwater voor voedingsdoeleinden gebruikt, meestal de keuken. Als eerste oriënterende beoordeling moet een monster worden genomen van stilstaand water (na minimaal 4 uur of langer deze kraan niet gebruikt te hebben).

#### **LET OP:**

De uitgevoerde analysemethoden en grenswaarden zijn **UITSLUITEND** bestemd voor het onderzoek van drinkwater. De analyse van sterk vervuild water (troebele, verkleurde, onopgeloste deeltjes), bijvoorbeeld uit vijvers, is niet mogelijk!

Reinig of verwijder voor de monsternaam de perlator (beluchter, uiteinde van de kraan). Naast kalk zetten ook bacteriën zich vaak in een perlator af, wat het resultaat kan vervalsen.

#### **Belangrijk:**

De testkit is alleen voor de meting aan een tapkraan bestemd. Gebruik daarom de monsterbuisjes alleen aan een tapkraan..

*Lees verder op de andere zijde*

## Test-uitvoering

**Let erop dat u tijdens de monsterafname de binnenzijde van zowel de monsterbuisjes als de doppen niet aanraakt.**

1. Open de monsterbuisjes door de doppen eraf te draaien.
2. Stel de kraan zo in dat een straal ontstaat die zo dik is als een potlood.
3. Om vervalsing van de uitslag te vermijden (door eventueel armatuur-materiaal), laat u eerst ca. 1 liter water weglopen.
4. Vul het eerste meegeleverde monsterbuisje met de rode stip op de dop tot aan de schroefdraad met **warm** water. Let erop dat het monsterbuisje de kraan niet aanraakt!
5. Draai de dop vast op het monsterbuisje met het warme water zodat er geen water uit kan lopen.
6. Neem nu 1 barcode-etiket van het monsterbegeleidingsformulier en plak dit op het monsterbuisje.
7. Herhaal de stappen 4 tot en met 6 met het overgebleven monsterbuisje met de blauwe stip op de deksel met **koud** water.
8. Om te verzenden stopt u beide monsterbuisjes met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendvelop. Stuur deze per omgaande naar ons laboratorium terug.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot en met woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

**Dank u voor uw medewerking!**  
**Uw medivere-team**



*medivere GmbH Mainz  
Vertegenwoordigd door:  
Yours Healthcare  
Borculo*

*Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777  
of info@medivere.nl*